

实验室离心机操作使用方法及注意事项

实验室离心机（以下简称离心机）操作使用方法及注意事项：

- 1、使用离心机前，检查外接电源是否符合要求，离心机是否可靠接地。
- 2、使用离心机前，仔细检查转子和离心管是否有裂纹或腐蚀，严禁使用有裂纹或腐蚀的转子、离心管。
- 3、使用离心机前，检查离心室内有无异物。
- 4、挂稳离心管，检查离心管有无卡滞现象。
- 5、严禁转子超出其额定转速运转。
- 6、严禁不平衡运转。
- 7、严禁无转子高速运转。
- 8、离心机运行时，严禁移动离心机，严禁打开离心机门盖，严禁触摸正在运转的转子。
- 9、严禁触摸变频器，改变变频器的设定值。
- 10、当环境温度超过 35℃时，可取下前通风窗通风。
- 11、离心机或转子停用三个月，必须在低转速下运行 10min 后，才允许按转子的最高转速运行。
- 12、勿在离心机门盖、控制箱上放置装有液体的容器。
- 13、勿用离心机分离易燃、易爆样品，勿在距离离心机 300mm 内使用和存放易燃、易爆样品。

关键词：实验室离心机

来源：<http://www.fudizao.com>